

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://qsonica.nt-rt.ru> || qas@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СНИКАТОРОВ Q800



Держатели пробирок для образцов

В дополнение к стандартным штативам для пробирок компания Qsonica может спроектировать и изготовить штативы для пробирок по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными технологическими требованиями. Пожалуйста, свяжитесь с представителем Qsonica для получения дополнительной информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часть #	Описание	Размер пробирки для образца
4262	18	0,3 мл тонкостенный ПЦР
4255	12	0,5 мл тонкостенный ПЦР
4263	12	0,5 мл тонкостенный ПЦР
4256	8	1,5 мл полистирола
4257	8	1,5 мл полипропилена

№ 4262 – Для использования с пробирками Brandtech для ПЦР 0,3 мл : Деталь № 781305

Длина пробирки (с закрытой крышкой): 21,5–22 мм

#4255 - Для использования с пробирками Corning/Axygen 0,5 мл для ПЦР: Деталь #PCR-05-LC

Длина пробирки (с закрытой крышкой): 29,5–30 мм

№ 4263 — для использования с пробирками Brandtech для ПЦР объемом 0,5 мл: Деталь № 781310

Длина пробирки (с закрытой крышкой): 31,5–32 мм

#4256 – Для использования с полистироловыми пробирками Evergreen Scientific объемом 1,5 мл с крышками.

Деталь № 214-3721-010 300-2911-020

#4257 – Для использования со стандартными пробирками объемом 1,5 мл (типа Eppendorf).



Сменный фильтр для чиллера 4905

Фильтр удаляет любые твердые частицы из воды и защищает внутренние компоненты чиллера. Qsonica рекомендует менять фильтры ежеквартально или всякий раз, когда вы замечаете изменение цвета фильтрующей мембраны.



Ключ для замены корпуса фильтра

Сменный ключ для снятия корпуса фильтра.



Сменный контейнер для охлаждающей жидкости

Контейнер с охлаждающей жидкостью следует регулярно заменять, чтобы система оставалась чистой.

ПРИМЕЧАНИЕ Этот товар поставляется в упаковке по 5 штук.



Сменный комплект трубок и соединителей

Набор сменных трубок и соединителей для системы Q800R2. В зависимости от использования трубки и соединители следует регулярно заменять. Если трубка выглядит грязной внутри, ее следует немедленно заменить.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93